

Wanna Ultradźwiękowa CT-410

Instrukcja obsługi

Dziękujemy Państwu za zakup wanny ultradźwiękowej CT410.

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia.

Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego użycia. w przyszłości

Spis treści


Krótkie wprowadzenie.....	3
Warunki Techniczne.....	3
Instrukcja.....	4
Ostrzeżenie.....	4

Krótkie wprowadzenie

Wanna ultradźwiękowa wykorzystuje wyjątkowo silny dźwięk do produkcji kawitacyjnych pęcherzy powietrza oraz ciśnienia dźwiękowego w cieczy. Czyszczenie odbywa się dzięki rozprzestrzenianiu się masy pęcherzyków, które kurczą się i ponownie rozszerzają w cieczy myjącej w obecności ciśnienia dźwiękowego. Pęcherzyk pękając wywołuje silne uderzenie, a uderzenie to skutecznie oddziela brud od przedmiotu.

Warunki Techniczne

<i>Napięcie robocze</i>	220V~ ±10%
Moc ultradźwiękowa	410A.....100 W 410B.....200 W 410C.....500 W
Moc grzejna	650W
Objętość	410A.....5 l 410B.....10 l 410C.....20 l
Sposób sterowania	Guzik wirowy
Częstotliwość ultradźwięków	28 kHz /32 kHz /40k Hz

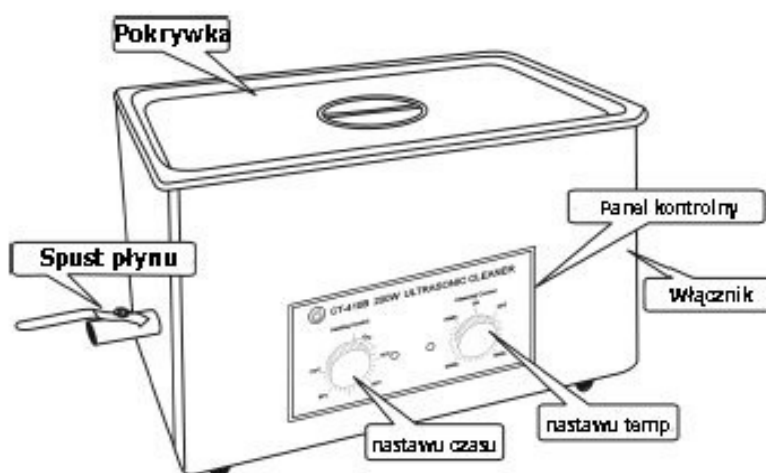

Instrukcja

- 1 Przedmiot, który będzie oczyszczany umieścić na stojaku-siatce, a następnie włożyć stojak siatkę do zbiornika czyszczącego.
- 2 Nalać detergentu do zbiornika czyszczącego w odpowiedniej proporcji, a potem wlać wodę lub płyn, przy czym poziom wody nie może być niższy niż 60 [mm].
- 3 Podłączyć do zasilania elektrycznego 220 V 50 Hz i włączyć zasilanie. Świecąca się lampka wskaźnikowa świadczy o tym, że wanna pracuje.
- 4 Zakres systemu grzejnego wynosi zwykle 0°~80°. Wanna grzeje się, kiedy świeci się czerwony wskaźnik. Przy normalnym czyszczeniu najlepsza jest temperatura 60°.
- 5 Czas czyszczenia ultradźwiękowego wynosi 1~30 minut. Po zapaleniu się zielonego wskaźnika, wanna rozpoczyna czyszczenie. Dla większości przedmiotów czas czyszczenia ustawia się na 10 minut; dla bardziej brudnych elementów czas czyszczenia można wydłużyć.
- 6 Po czyszczeniu ultradźwiękowym można element opłukać ciepłą wodą, a potem wysuszyć gorącą dmuchawą.

Ostrzeżenie

- Przed użyciem wanny ultradźwiękowej należy dokładnie przeczytać instrukcję.
- Zasilanie elektryczne powinno mieć uziemienie.
- Wodę lub płyn należy nalać do zbiornika czyszczącego przed podłączeniem zasilania.
- Przed wylaniem płynu należy wyłączyć zasilanie.
- Przedmiotu czyszczonego nie należy wkładać bezpośrednio do zbiornika; w trakcie element powinien znajdować się na stojaku-siatce.
- Nie stosować płynów powodujących korozję, takich jak silne alkalia i kwasy.